


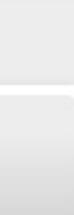

MES ESPACES

MENU



grp treize

0 Vous suivez 0 Vous suivez 1 Espaces

[Suivre](#)

Menu profil

Flux

À propos

Filtre ▾ Tri ▾

grp treize il y a environ un mois [PUBLIC](#)

On agite pour finir la solution et c'est fini!!



1457967093623-1364571707.jpg 1.57 MB

Aime · commentaire

grp treize il y a environ un mois [PUBLIC](#)

On met l'eau distillée et on complète avec la pipette au trait de jauge.



1457967020890-205703381.jpg 1.47 MB

Aime · commentaire

grp treize il y a environ un mois [PUBLIC](#)

On verse le glucose et on nettoie la coupelle avec de l'eau distillée pour avoir toute la masse dans la fiole



14579669131001886346474.jpg 1.4 MB

1457966978679565253048.jpg 1.7 MB

Aime · commentaire

grp treize il y a environ un mois [PUBLIC](#)

Solution aqueuse de glucose: on préleve 0,015mol de glucose dans une coupelle ce qui équivaut à 2,7g.




14579667870451632679711.jpg 1.56 MB

Aime · commentaire

grp treize il y a environ un mois [PUBLIC](#)

Pour finir cette solution on agite en rebouchant la fiole.

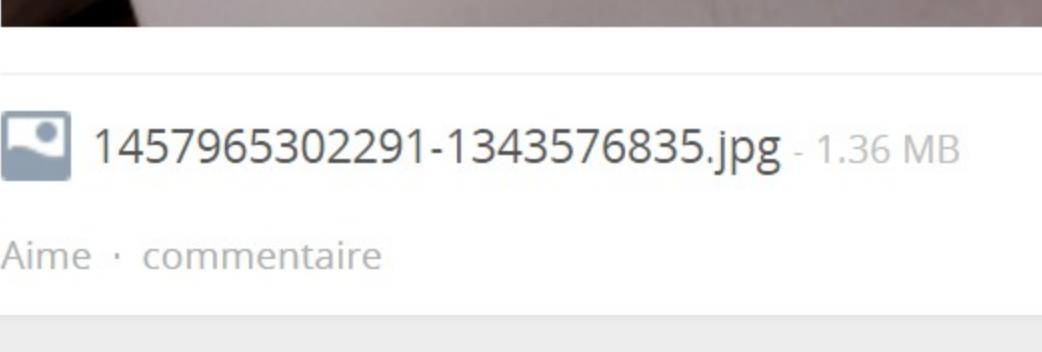


1457966594858-916009649.jpg 1.52 MB

Aime · commentaire

grp treize il y a environ un mois [PUBLIC](#)

Ensuite on verse de l'eau distillée dans un bêcher. Puis on verse cette eau dans la fiole jusqu'au trait de jauge, pour une meilleure précision on place le trait de jauge à hauteur de l'oeil. Enfin on termine de remplir la fiole avec une pipette.

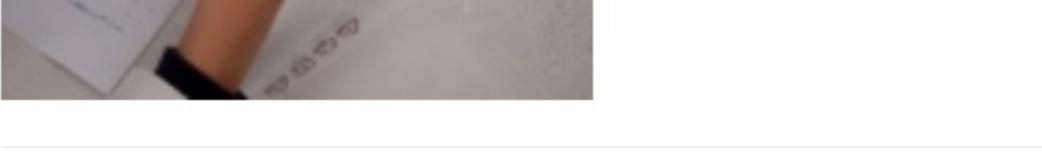

1457966310071-64002193.jpg 1.6 MB

1457966478768-139236800.jpg 1.56 MB

Aime · commentaire

grp treize il y a environ un mois [PUBLIC](#)

A l'aide d'un entonnoir on verse les 1,8g dans la fiole jaugée de 200ml. Puis on rince la coupelle avec de l'eau distillée pour avoir toute la masse dans la fiole jaugée.

145796603718238787322.jpg 1.4 MB

1457966076862-210673566.jpg 1.5 MB

Aime · commentaire

grp treize il y a environ un mois [PUBLIC](#)

Sérum physiologique : on préleve 1,8g de chlorure de sodium à l'aide d'une balance précise et d'une coupelle.

145796579392997223887.jpg 1.85 MB

Aime · commentaire

grp treize il y a environ un mois [PUBLIC](#)

Enfin on agite doucement

1457965562302-1435111983.jpg 1.53 MB

Aime · commentaire

grp treize il y a environ un mois [PUBLIC](#)

On verse l'eau dans la fiole. Quand on arrive au trait de jauge on verse l'eau avec une pipette pasteur pour ne pas dépasser dans la fiole. Quand on arrive au trait de jauge on verse l'eau avec une pipette pasteur pour ne pas dépasser dans la fiole.

1457965302291-1343576835.jpg 1.36 MB

Aime · commentaire

grp treize il y a environ un mois [PUBLIC](#)

Solution antiséptique: On préleve 5ml de sulfate de cuivre à l'aide de la pipette jaugée et de la pipette pour avoir une bonne précision, on place le trait de jauge avec les yeux. Ensuite on verse les 5ml dans la fiole jaugée en faisant attention à ne pas dépasser le second trait de jauge.

1457965014159-276038563.jpg 1.72 MB

Aime · commentaire

[Load more](#)

Membre dans cet espace